K1005



Kit T-Holmes ADN Polimerasa 500 U

SIEMBRA DIRECTA

USO EN INVESTIGACION IN VITRO

Kit T-Holmes ADN Polimerasa

Presentación

- 1 vial de Tag ADN polimerasa 500 U (5000 U/ml) (E1203)
- 4 viales con 1,25 ml cada uno de buffer de reacción Mint 5X (B0219)
- 1 vial con 1,5 ml de cloruro de magnesio 25 mM (M0192)
- 1 vial con 0,5 ml de solución enhancer 5X (B0216)

Descripción

La enzima (E1203) es una ADN polimerasa termoestable, recombinante, purificada exhaustivamente de ADN bacteriano.

El buffer de reacción Mint 5X (B0219) es exclusivo de *Inbio* y **no contiene magnesio.** Incluye dos colorantes (azul y amarillo) que permiten la siembra directa en el gel, sin necesidad de agregar buffer de siembra.

El cloruro de magnesio 25 mM (M0192) se podrá adicionar al cocktail de reacción para ajustar la concentración de magnesio, según los requerimientos del usario.

La solución enhancer 5X (B0216) se utiliza para amplificar ADN con alto % de GC o estructura secundaria compleja. Concentración final recomendada en cocktail: 0,5 - 2X

Conservación: -20°C

Protocolo para condiciones estándar

| Componente | Volumen (μl) | Concentración final |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Buffer de reacción Mint 5X | 10 | 1X |
| MgCl₂ 25 mM | 3 | 1.5 mM |
| 5 mM dNTP-mix <i>Highway</i> | 2 | 200 μΜ |
| Forward-Primer | variable | 0.2 - 1 μM |
| Reverse-Primer | variable | 0.2 - 1 μΜ |
| ADN Templado | variable | < 1 µg |
| T-Holmes ADN polimerasa <i>Highway</i> | 0.2 -0.5 | 1 - 2.5 U |
| Agua calidad tipo I <i>Highway</i> | c.s.p 50 | |

Programa de termociclado para condiciones estándar

| Paso | Temperatura (°C) | Tiempo | Ciclos |
|--------------------|---------------------|-------------|--------|
| Activación inicial | 94 | 2 min | 1 |
| Desnaturalización | 94 | 15 - 30 seg | |
| Annealing | 45 - 68* | 15 - 60 seg | 25-35 |
| Extensión | 72 | 1 min/kb | |
| Extensión final | 72 | 4 min | 1 |

Versión: 1.4 5/8/2024

Temperatura de transporte: 4 a 15°C hasta 72 horas Una vez recibido conservar a -20°C

Inbio Highway S.A.

Serrano 1414 (7000) Tandil | Prov Bs. As. | Argentina Tel. +54 249 4420193

contacto@inbiohw.com.ar www.inbiohw.com.ar

Directora Técnica: Bioq. A. Carolina Prokopiuk



ES UN PRODUCTO DE

